
社内常設デモ機 BHトレーサー併設 磁場中成形油圧プレス 手動型 TM-MPH10525-10A2TM型

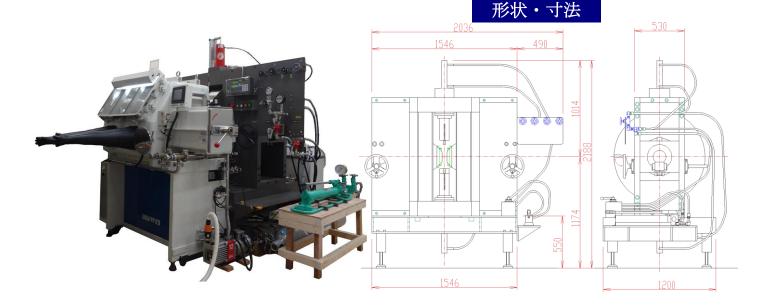

仕 様

型 式 Wヨーク型横磁場


磁場直交上側、下側プレス

(磁場平行左右プレス ※準備中)

I-H特性曲線

磁極直径 $1 \ 0 \ 0 \ \text{mm} \ \phi$

磁極間隔 0~140㎜両可変 磁極間隙、磁極直径中心において (ポールチップ:パーメンジュール使用)

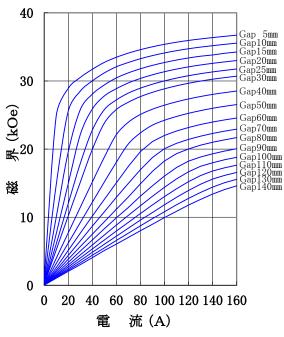

磁石

ポール材 質 : パーメンジュール使用

極直 径 $100 \text{ [mm }\phi$]

(ポールチップ交換可能)

0~140 [mm] 両可変 間 渥 磁 椒

※ BH測定中 温度調整リング取付時 磁極間隔可変範囲 0~110mm

 $244^{\pm 4}$ [mm] コイル間隔

25,000 [Oe] 以上 生 磁 (Gap50mmにて)

雷 160 (A)

最 大 電 : 200 [V] 以下(内部コイル温度80℃にて)

却 方 式 : くり返し160A通電にて15L/分

磁場中プレス BHループ時には約5 L/分

油圧プレス

プレス方向: 磁場方向と直交方向上側、下側プレス

プレス圧力 : 14 (t)

常用:14[t]、最大:20[t]

プレスストローク: 上側と下側150 [mm] : 手動ポンプによる加圧 油压方式 ポ プ : 複動シリンダ用手動ポンプ

ダ : 複動シリンダ

: シリンダピストンネジ直結 K : 金型に合わせて対応可能 金型すえ置き台

※試作用金型を準備しております

成形サイズ: 7mm角、10mm角、10mm φ、20mm φ ※金型はお持ち込みいただいても対応可能です

グローブボックス: 酸素濃度 1 ppm

- ○**電磁石各種**(Wョーク型・YS型・その他特注応用型)
- ○振動試料型磁力計 ○磁気異方性トルク計 ○磁歪測定装置 ○BHトレーサー ○磁場中熱処理装置 ○磁場中成形油圧プレス
- ○交流・直流各種定電流電源システム ○その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売

ホームページアドレス http://www.tamakawa.co.jp E-mailアドレス home@tamakawa.co.jp



社内常設デモ機 BHトレーサー併設 磁場中成形油圧プレス 手動型 TM-MPH10525-10A2TM型


標準ポールチップ 参考データ 磁界分布特性曲線

磁極直径 100mm φ 磁極間隔 20~140mm 電 流 160A


磁極間隙中心、磁極直径方向において (ポールチップ:パーメンジュール使用)

磁極直径 100mm φ 磁極間隔 20~140mm 電 流 160A

磁極直径中心、磁極間隙方向において(ポールチップ:パーメンジュール使用)

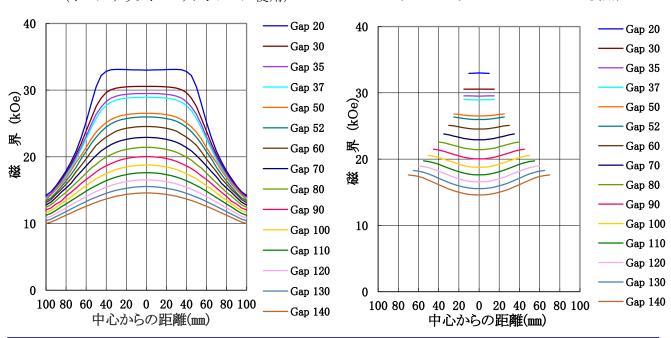

温度可変 BHトレーサー併設

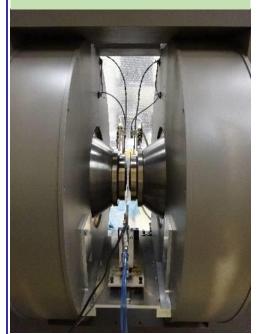

~特徴~

250°加熱、サンプル温度可変装置付 温度特性測定時磁界 最大35kOe/Gap10mm 磁場中プレス併設タイプ 永久磁石の試作・温度特性測定に最適

~仕様~

磁束測定部:オートドリフト補正

精度・再現性:較正用標準試料で較正後±2%/F.S

積分器ドリフト: ±1µVs/分、0.0004%F.S./分(300mVsレンジにて)

(100kΩ入力抵抗で温度一定の場合)

分解能: 16bits/Full Scale

試料寸法:標準4mlコイル、外径10mmφ以内 長さ7mm以上

(長さにより最大印加磁界が変化)

測定雰囲気:空気中及び250°C加熱

加熱制御温度:室温~250℃

サンプル測定用4mlコイルを準備しております

温度測定 内径 $10.5mm \phi$ 、厚み5mmt

内径20.5mm ϕ 、厚み5mmt

室温測定 内径 $10.5mm \phi$ 、厚み1mmt

内径20.5mm ϕ 、厚み1mmt



ホームページアドレス http://www.tamakawa.co.jp E-mailアドレス home@tamakawa.co.jp

14271A